

# Observación de células de tejido adiposo

---

## MATERIAL

- Microscopio
- Porta y cubreobjetos
- Bisturí o escalpelo
- Frasco lavador
- Cubeta de tinción
- Tocino u otra grasa animal
- Formol
- Sudán III

## TÉCNICA

1. Con ayuda de un bisturí, cortar una finísima capa de grasa, colocarla en un portaobjetos y cubrirla con unas gotas de formol. Dejar actuar 4 minutos.
2. Lavar la muestra con agua y cubrirla con unas gotas de Sudán III. Dejar actuar unos 5 minutos.
3. Volver a lavar la preparación con agua, cubrirla con un cubreobjetos y observar al microscopio.

